



Bruk av G-Ball

Ballen har to funksjonsknapper som betjenes ved å trykke på « gummiflik » 1 eller 2

Aktivering : Trykk en gang på flik 2

Stoppeklokke : Trykk en gang på flik 2 for start, trykk flik 2 for stopp og trykk igjen flik 2 for nullstilling av stoppeklokken.

Fallfunksjon : Aktiver ballen, velg aktuell fallhøyde (1 til 9 meter) ved å trykke gjentatte ganger på flik 1 og trykk deretter flik 2. Trykk på flik 2 (Aktivering av tidtaking) i samme øyeblikk som ballen slippes fra aktuell fallhøyde. Tidtagerfunksjonen stoppes når ballen treffer bakken og resultatet kan leses av i displayet i sekunder og hundredels sekunder. Trykk flik 1 for å lese av beregnet akselerasjon i m/s^2 . (Gitt av innstilt fallhøyde og medgått tid).
Trykk flik 2 for å nullstille.

Ballen går i dvalemodus etter ca 1 minutt dersom ikke noen av knappene betjenes

Bytte av batteri skjer ved å skru av topplokket som sitter festet med to skruer. Batteritype : CR2032, 3V