




Web: www.fybikon.no
E-post: postmaster@fybikon.no
Telefon: 38012166




BRUK OG TILRIGGING AV VANNHENTER

1. Feste av wiren/klargjøring:

Den hvite tråden er ment å være en veiledning for hvordan wiren skal tres gjennom apparatet og festes. (Bruk gjerne en liten teip bit mellom tråd og wire for lettere å tre wiren gjennom ved å dra i tråden) Wire enden festes i plast endestykket slik som vist med tråden, men om du får plass til en runde eller to ekstra i endestykket så er det bra. Wiren må ikke kunne dra seg ut eller løsne av seg selv (For sikkerhets skyld kan man gjerne bruke en teip bit rundt wire/endestykke).

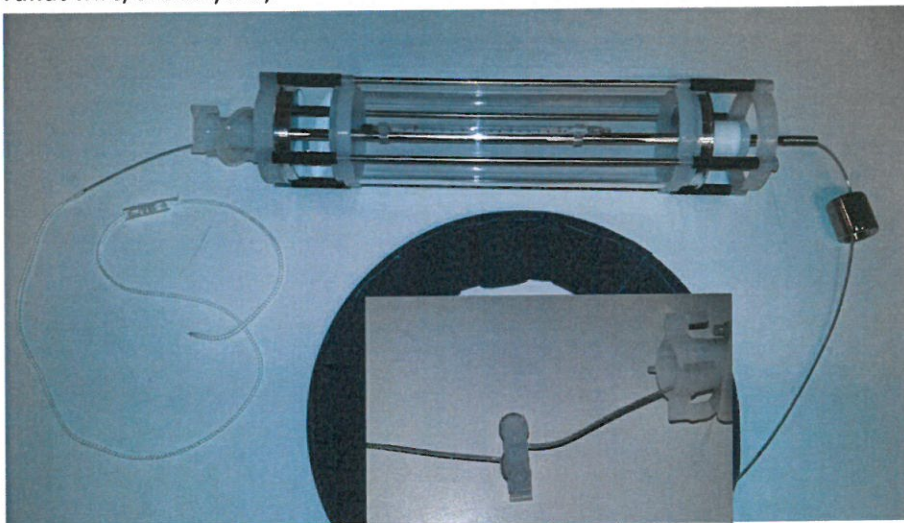



2. Kutt løs utløser loddet ved å fjerne strips og plast hylse øverst på akslingen.

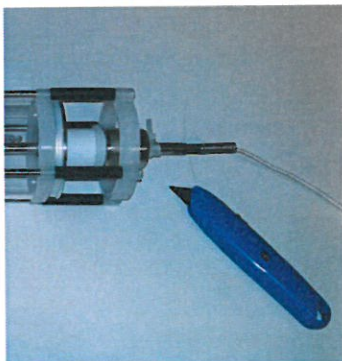

3. Bruk (Åpning / lukking) av vannhenteren:

Trekk øvre og nedre lokk helt fra hverandre. Dra utløseren i retning fjæren som er montert i enden av akslingen til det kommer et følbart «knepp». Da er vannhenteren armert og når du løfter den etter wiren vil lokkene forbli åpne inn til kammeret. Vannhenteren utløses (Lukker seg) ved å slippe loddet ned langs wiren til det treffer utløseren. Ved bruk må loddet derfor være igjen på land når vannhenteren senkes ned i vannet, og slippes ned til vannhenteren når den er kommet til riktig dybde/vannlag.

Tørrtrening: Det er enkelt å «tørrtrene» på land med vannhenteren for å se om lukkemekanismen fungerer slik den skal. Hold vannhenteren (i armert tilstand) i wiren og slipp loddet fra cirka 1 meter. Se at mekanismen lukker seg.

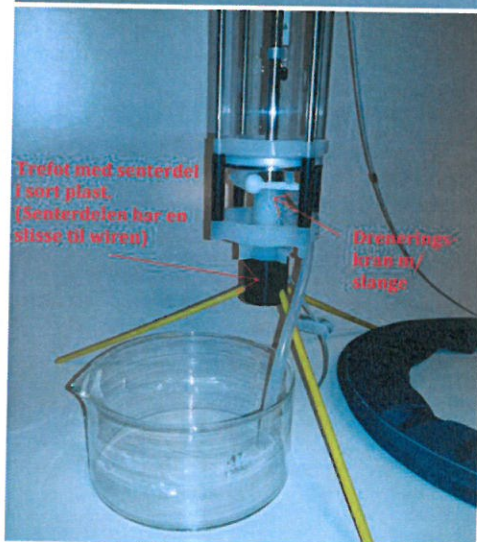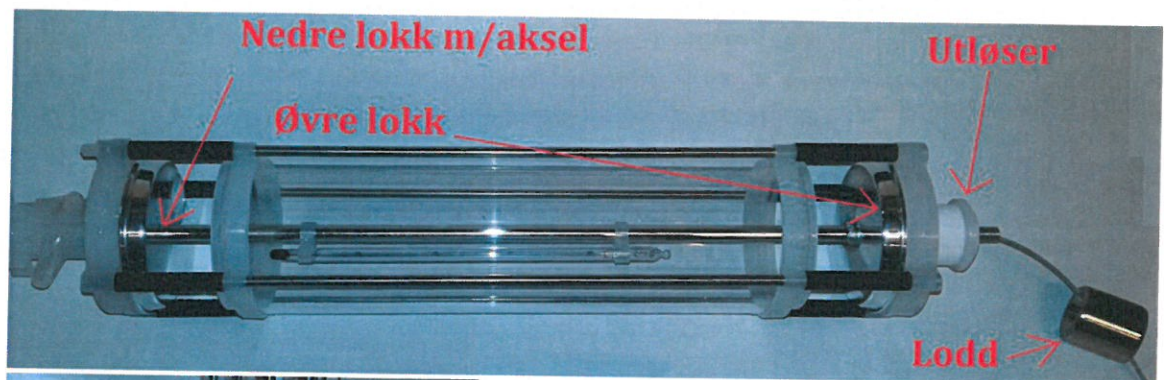

4. Medfølgende stativ: Det følger med et stativ som vannhenteren kan settes i på land når man f.eks skal helle vannprøven fra henteren til en medbrakt prøveflaske. Stativet har ingen funksjon utover det som er beskrevet og vil falle av om det ikke fjernes før vannhenteren senkes ned i vannet!

