

Leppepomade

Utstyrliste for 2 elever:

- 3,0 g bivoks
- 8 mL rapsolje
- 3 dråper peppermynteolje
- 2 dråper E-vitamin
- 2 leppepomadehylser
- 10 mL målesylinder
- plastbeger
- 400 ml begerglass (som vannbad)
- plastskje
- vekt
- brenner m/trådnett og trefot



Fremgangsmåte:

- Vei inn 3,0 g bivoks i et plastbeger.
- Mål opp 8,0 mL rapsolje med en målesylinder og hell over i plastbegeret sammen med bivoks.
- Varm bivoks og rapsolje på vannbad til alt har smeltet.
- Tilsett 2 dråper peppermynteolje og 3 dråper E-vitamin.
- Hell det meste av blandingen i de to leppepomadehylsene.
- Etterfyll hylsene når massen er stivnet og det er dannet en fordypning i toppen
- Lag en etikk som viser innholdet i leppepomaden.

Tips for åpent forsøk: La elevene variere med ulike mengder bivoks og rapsolje for å få en

Vi selger to sett med leppepomade med ulikt antall leppepomadehylser. De ulike settene inneholder følgende:

16542 Leppepomadesett med 30 hylser

250 g bivoks
500 ml rapsolje
10 ml peppermynteolje
20 ml E-vitamin
30 stk leppepomadehylser

Settet inneholder kjemikalier til 100 elever, men kun 30 stk leppepomadehylser. Der- som dere ønsker hylser til alle elevene kan dette kjøpes separat.

16543 Leppepomadesett med 100 hylser

250 g bivoks
500 ml rapsolje
10 ml peppermynteolje
20 ml E-vitamin
100 stk leppepomadehylser

Settet inneholder kjemikalier og leppepo- madehylser til 100 elever.

For bestilling kontakt oss på tlf: 38012166
eller gå inn på www.fybikon.no