

## **Bruksanvisning Glo Germ pulver**

Pedagogisk hjelpemiddel som viser hvordan bakterier og smitte spres via berøring. Pulveret er usynlig i vanlig lys, men lyser klart opp under UV-lys.

## **DU TRENGER**

- Glo Germ pulver
- UV-lampe
- Et rom som kan mørklegges eller dempes

## **SLIK BRUKER DU DET**

1. Ha en liten mengde pulver i hånden på én person, for eksempel en elev. En liten mengde rekker langt.
2. La personen håndhilse på eller ta på gjenstander og overflater som normalt – dørhåndtak, bordplater, andre elever og lignende.
3. Demp eller slukk lyset i rommet, og bruk UV-lampen til å lyse på hender, gjenstander og personer som har vært i kontakt.
4. Pulveret lyser tydelig opp under UV-lyset og viser hvor «smitten» har spredt seg.
5. La elevene vaske hendene, og bruk UV-lampen igjen for å sjekke om alt pulveret er borte. Dette illustrerer hvor viktig grundig håndvask er.

## **GODE TIPS**

- Bruk pulveret sparsomt – en liten mengde er nok til flere demonstrasjoner.
- Rommet bør ha dempet belysning for best synlig effekt under UV-lys.
- Kan gjerne kombineres med Glo Germ lotion for å øve på riktig håndvaskteknikk.

## **SIKKERHET OG OPPBEVARING**

- Pulveret er ikke giftig, men bør ikke svelges eller innåndes i store mengder.
- Unngå kontakt med øyne.
- Vask hendene etter bruk.
- Oppbevares tørt, tildekket og utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk.